


Quakercity
Hand Crusher

取扱説明書

ハンドクラッシャー

HC-1

この度はハンドクラッシャーをご購入戴き誠に有り難うございました。
本機を正しく事故のないようお使いいただく為に、ご使用前に必ずお読み
下さいますようお願い申し上げます。

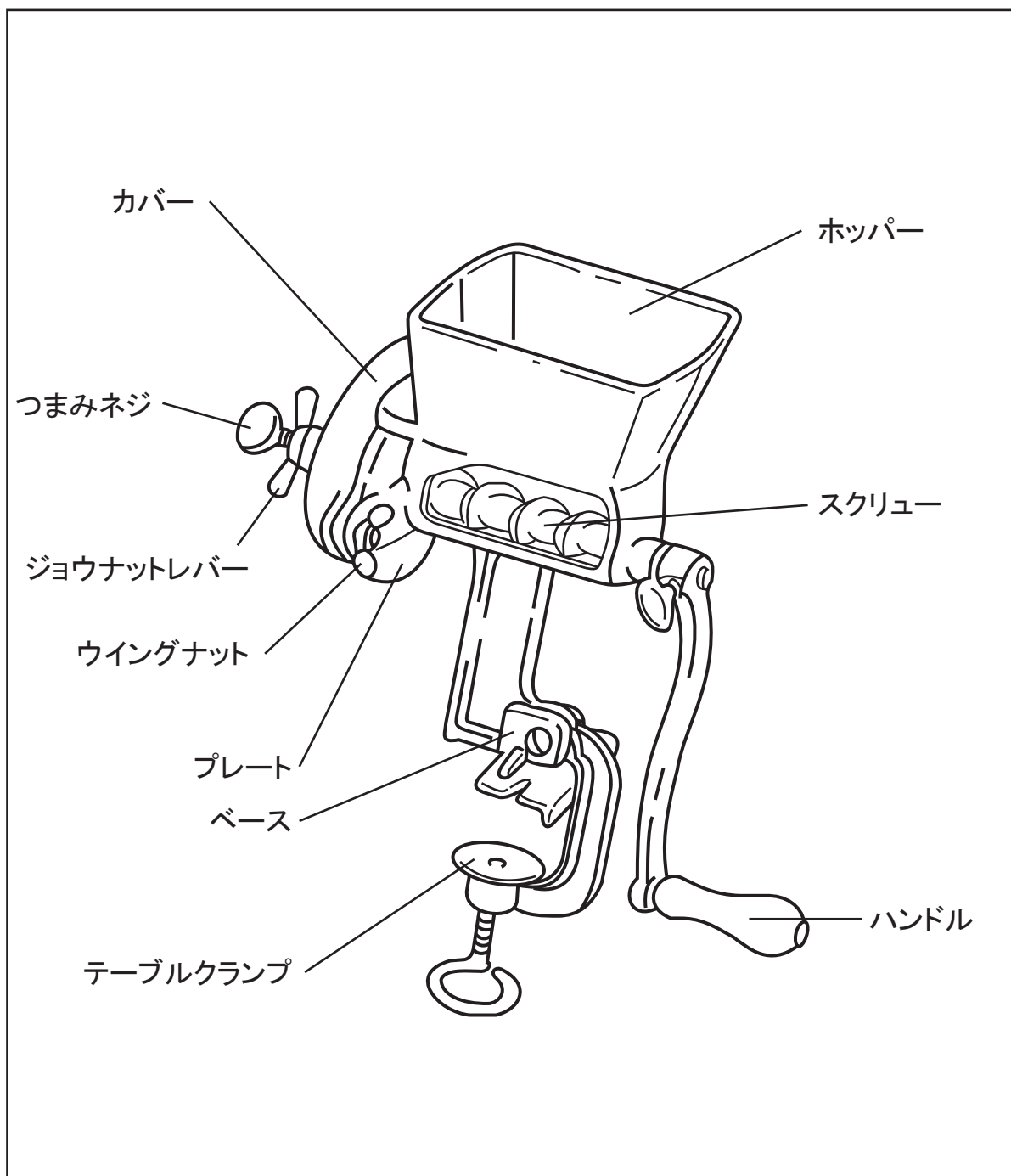

操作方法

- ・ 本体のベースについているネジとナットを取り外し、テーブルクランプを入れ、ネジとナットをセットして下さい。
- ・ 使う前に洗浄する場合は粉碎機を分解し温かい石けん水で洗浄後、再組立する前に水分を十分拭き取り、部品等をしっかりと乾燥させて下さい。
- ・ 分解の方法はカバーを保持しているウイングナットを外すとカバーとプレート及びスクリューが外れます。
- ・ 本機をテーブルクランプで台（テーブル）に固定して下さい。（挟み巾は 10 ～ 35mm）
- ・ ハンドルをセットして下さい。その際スクリューのくぼみにネジがはまるようにセットして下さい。
- ・ つまみネジを回転させ砕き加減を調整します。細かい砕きには右へ、粗い砕きには左に回します。
- ・ 調節が終われば、緩まないためにジョーナットレバーを締めして下さい。
- ・ プレートを締めすぎるとハンドルが回らなくなります。



ラボ用輸入機材専門メーカー

大阪ケミカル株式会社

〒530-0045

大阪府大阪市北区天神西町 5-17 アクティ南森町 2F

TEL 06-6311-1050 FAX 06-6311-1070

E-mail: info@daichem.co.jp

<http://www.daichem.co.jp>